

ZÁRUČNÍ LIST

Název výrobku :	Lékárenská infralampa
Typ :	LIL 1
Výrobce:	HEROS výroba lékárenské techniky Lipenská 48, Olomouc, 772 00 tel: 585 314 000 fax: 585 313 893
Výrobní číslo:	
Kontroloval:	
Datum expedice:	

Výrobce zaručuje stálost vlastností výrobku a jeho bezchybnou funkci za předpokladu použití výrobku k danému účelu a dodržení návodu k obsluze, který je součástí záručního listu.

Na výrobek je poskytnuta záruční doba 24 měsíců. V této době budou výrobcem bezplatně odstraněny vady, které nebyly způsobeny nesprávným používáním.

Způsobilost k provozu:

Výrobek odpovídá závazným bezpečnostním, elektrotechnickým a hygienickým normám platným v České republice.

Na výrobek je vydáno prohlášení o shodě dle § 13 odst.5 zák. č. 22/1997 Sb a podle § 11 nař. vlády č.130/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdrav. techniky.



Lékárenská infralampa

L I L 1

Návod k použití Záruční list

HEROS®

VÝROBA LÉKÁRENSKÉ A ZDRAVOTNÍ TECHNIKY

LIPENSKÁ 48, 772 00 OLOMOUC

TEL.: +420 585 314 000

FAX: +420 585 313 893

www.iheros.cz

E-mail: heros@iol.cz

Technické údaje:

Napětí	230 V
Příkon	250 W
Elektrický předmět	I. třídy
Krytí	IP 20
Tepelný zdroj	Infražárovka 230 V, 250 W, E27 OSRAM, PHILIPS, TUNGSRAM
Dosažitelná tavící teplota	80 °C
Délka přívodu	2 m
Rozměry	265 x 265 x 540 mm
Hmotnost	4,5 kg
ČJK	348 231776540

Návod k obsluze:

Lékárenská infralampa je určena pro nízkoteplotní rozpouštění masťových a čípkových základů, nebo obdobných látek s nízkou tavící teplotou.

Tavení těchto materiálů se provádí v příslušných miskách, umístěných na kameninovém podstavci lampy. Výškové nastavení tepelného zdroje je možno měnit posouváním po stojanu pomocí závitové růžice a madla. Krajiní polohy a přímočaré vedení je zajištěno drážkou s dorazy.

Lampu nenechávejte zářit naprázdno bez vložené misky s taveninou.

Bezpečnostní opatření:

Infralampa může být připojena pouze k el. síti 230 V. Zásuvka musí mít zemnicí kolík.

Elektrická instalace pracoviště musí vyhovovat příslušným předpisům.

Při manipulaci s rozehřátou miskou používejte vhodnou ochranu rukou.

Odstraňte snadno hořlavé předměty z okolí provozovaného spotřebiče.

Před výměnou vadné infražárovky (HEROS kat.č. 3011) vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.

Po ukončení práce vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.

Seznamte prokazatelně obsluhující pracovníky s tímto návodem !

Způsob likvidace:

obal: krabice – tříděný sběr papíru - 150101
PE folie – tříděný sběr PE - 150102

výrobek: kabel bez zástrčky - tříděný sběr mědi
zástrčka - železný šrot
chromované díly - železný šrot
černěné díly – tříděný sběr plastu
infražárovka- tříděný sběr skla